



## NOTICE BALANCE MODÈLE

# NHB

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : CONTACT@PMCMILLIOT.FR



# Balance NHB

Balance de précision



**Notice**

**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

# SOMMAIRE

<b>SECTION 1 PRÉAMBULE .....</b>	<b>1</b>
<b>SECTION 2 PANNEAU DE CONTRÔLE .....</b>	<b>2</b>
<b>SECTION 3 PRÉPARER VOTRE BALANCE .....</b>	<b>2</b>
<b>SECTION 4 FONCTIONNEMENT .....</b>	<b>2</b>

**PMC MILLIOT**

**FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES**

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

## **1) Préambule**

Afin d'utiliser cette Balance correctement lisez ce manuel avant l'emploi. Si vous avez un problème au sujet de la balance, contactez votre fournisseur.


- Maintenir la balance dans un endroit sec, utilisation : 0 à 40 degrés C° maximum.
- Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec la balance.
- Ne pas laisser tomber les charges sur la balance, ni lui faire subir de chocs.
- La charge placée sur la balance ne doit pas excéder la capacité maximum de la balance.
- Pour obtenir une pesée précise, placez la balance dans un endroit sans aucune vibration,
- La balance doit être bien stable. Vérifier l'inclinaison de l'appareil à l'aide du niveau à bulle. La bulle doit être centrée dans le cercle dessiné,
- Ne pas laisser de charge permanente sur votre balance,
- Au moment où vous allumerez votre Balance, il ne doit pas y avoir de charge sur le plateau. Il s'effectue un cycle d'affichage puis elle se stabilise à zéro, ce qui signifie qu'elle est opérationnelle,
- Avant l'utilisation il est conseillé d'attendre environ 10 minutes,
- Il est recommandé de centrer votre charge sur le plateau de pesage,
- Lorsque le symbole batterie apparaît sur l'écran, la batterie interne doit être chargée, raccordez simplement l'adaptateur de la balance sur le secteur, pour une pleine capacité, la batterie doit être rechargée durant 12 heures, sa durée de vie est d'environ 50 heures,
- Au cas de non-utilisation, nettoyez la balance, stockez la dans un sachet plastique et dans un endroit SEC, ne pas la stocker dans un milieu humide.

**PMC MILLIOT**

**FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES**

9 Allée des épinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

## 2) Panneau de contrôle

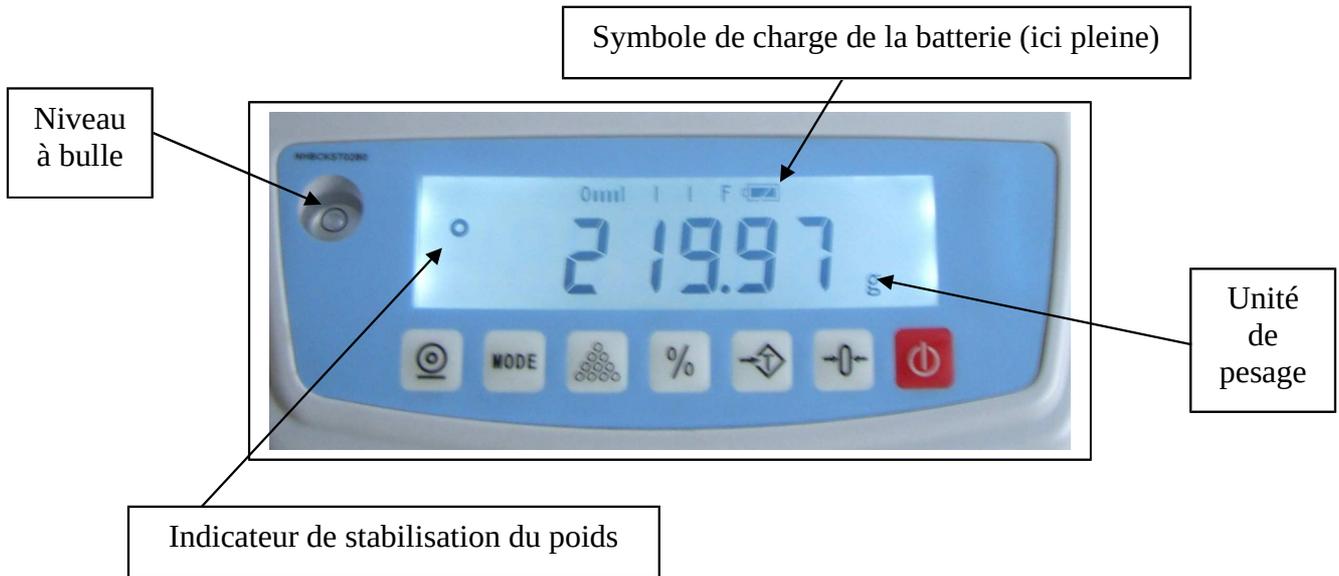

Touche IMP : Permet d'imprimer (option),



Touche MODE : Utilisée pour le comptage de pièces,



Touche SMPL : Utilisée pour le comptage de pièces,



Touche % : Utilisée pour la pesée en pourcentage,



Touche TARE : Utilisée pour déduire le poids d'un contenant,



Touche ZERO : Mise à zéro de l'affichage avant utilisation,



Touche ON/OFF : Mise en fonction / Mise en arrêt.

**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

### **3) Préparer votre Balance**

- Si la balance ne se met pas à zéro, appuyez sur la touche ZERO pour la mettre à zéro,
- Appuyer sur 'MODE' plusieurs fois si il est nécessaire de choisir une autre unité de poids que celle qui est pré programmée.

### **4) Fonctionnement**

#### **a) Pesage simple :**

appuyer sur la touche ON/OFF (rouge) pour la mise en fonction,  
Et attendre le double bip sonore,  
Après le double bip l'afficheur doit alors indiquer une valeur nulle. Si elle affiche une valeur différente, appuyez sur la touche ZERO afin Que s'affiche la valeur du zéro.

Une fois ces opérations réalisées, vous pouvez peser. Il faut attendre l'apparition de l'indicateur de stabilité du poids avant de relever la valeur lue sur le panneau de contrôle.

#### **b) Pesage avec déduction d'une TARE :**

Placer un contenant sur le plateau de la balance,  
appuyez sur la touche TARE. L'affichage du poids revient ainsi à zéro,  
le mot NET s'affiche en haut à droite de l'afficheur, vous indique que vous avez déduit une tare.

Pour annuler la tare, appuyer sur ZERO.

#### **c) Pesée en pourcentage :**

La balance permet à une pièce de référence d'être prise en compte, représentant 100% du poids. Ensuite tout autre objet placé sur la balance sera affiché en pourcentage par rapport à l'objet référence.

par exemple 350g sont placés sur la balance, appuyez sur la touche % et l'écran affichera 100.00%,

enlevez le poids de 350g et mettez un poids de 300g sur la balance l'écran affichera 85.71% car 300g représente 85.71% de 350g.

Appuyez sur % pour revenir au mode de pesage principal.

**PMC MILLIOT**

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des épinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : [contact@pmcmilliot.fr](mailto:contact@pmcmilliot.fr)

d) Comptage de pièces :

mettre la quantité de pièces à échantillonner sur le plateau,  
appuyez sur la touche SMPL,  
appuyez sur la touche MODE pour faire défiler la quantité de pièces  
échantillons déposées, soit 10-20-50-100 ou 200 pièces d'échantillonnage  
(plus la quantité de pièces échantillon est forte, plus la précision  
Est accentuée),  
validez par la touche ZERO et attendre le double bip,  
Déposez vos pièces à compter sur le plateau de la balance, la quantité de  
pièces s'affiche.

En comptage, il est possible de connaître la valeur de poids moyen d'une pièce en appuyant sur la touche MODE, le poids total des pièces posées en appuyant une fois supplémentaire sur la touche MODE. Pour revenir en affichage du nombre de pièces, appuyer sur la touche MODE une fois encore.

Pour compter un nouveau type de pièces, appuyez sur la touche SMPL afin  
D'effacer l'échantillonnage précédent.

e) Impression :

Si vous avez l'option impression, et si vous avez connecté une imprimante compatible à la balance, la touche IMP vous permet d'imprimer les valeurs pesées.

En mode pesage :

Bien attendre que l'indicateur de stabilisation du poids soit affiché (en haut à gauche).

Appuyer sur la touche IMP après chaque pesée.

Repasser par zéro entre les pesées.

Pour le total : à zéro, appuyer sur la touche IMP.

Pour effacer le total, appuyer sur la touche IMP puis sur la touche SMPL à la suite.

En mode comptage :

Appuyer sur la touche IMP.