



NOTICE BALANCE MODÈLE

ZNW

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : CONTACT@PMCMILLIOT.FR



Balance ZNW

Balance compacte



Notice

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

SOMMAIRE


SECTION 1	DIMENSIONS	1
SECTION 2	INSTALLATION	1
2. 1.	Ajustage du niveau	1
2. 2.	Connecter le chargeur	2
2. 3.	Batterie	2
2. 4.	Charger la batterie	2
SECTION 3	CLAVIER ET AFFICHAGE	3
3. 1.	Clavier	3
3. 2.	Symboles d'affichage	3
SECTION 4	UTILISATION	3
4. 1.	Bouton marche / arrêt	3
4. 2.	Zéro	3
4. 3.	Tare	3
4. 4.	Pesage	4
4. 5.	Bouton marche / arrêt	4
SECTION 5	PARAMETRES	4
5. 1.	Réglage des paramètres	4
5. 2.	Menu des paramètres	4
5. 3.	Rétro-éclairage	5

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

1. DIMENSIONS

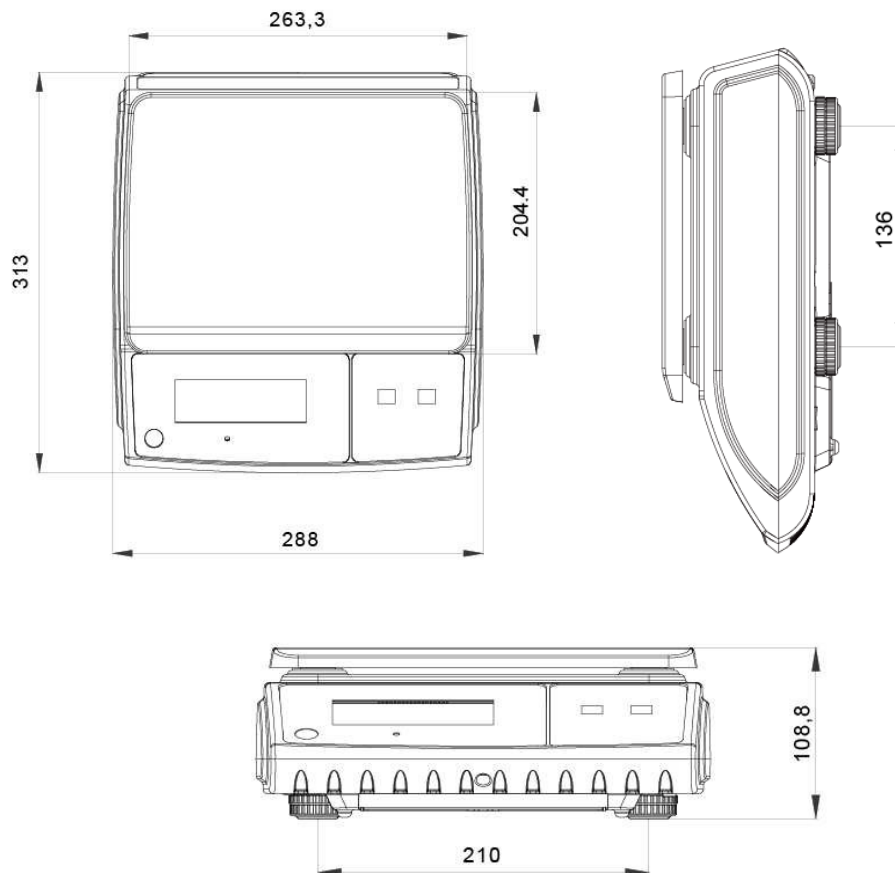


2. INSTALLATION

2.1 Ajustage du niveau

Placer la balance sur une table.

Vérifier la bulle de niveau. Si la bulle n'est pas au centre, ajuster en tournant les pieds. Vérifier le niveau quand la balance change de place.

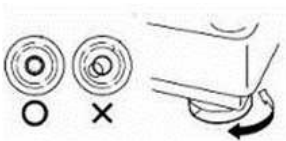


PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

2.2 Connecter le chargeur

La balance peut fonctionner sur secteur ou sur batterie.

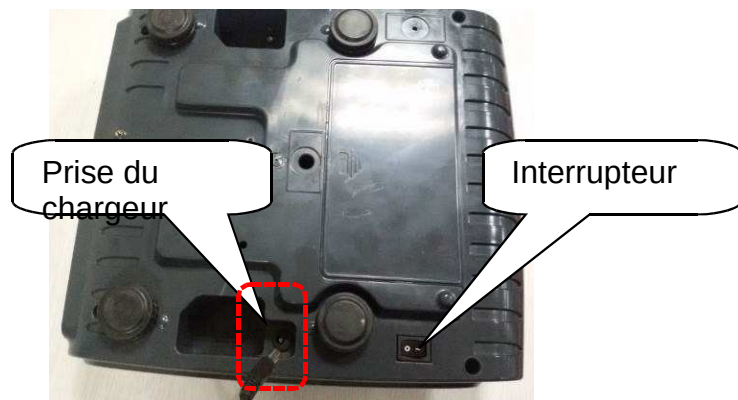

2.3 Batterie

La balance est équipée d'une batterie rechargeable.

Quand la batterie est faible, une flèche apparaît au-dessus du symbole correspondant. La balance s'éteindra automatiquement 30 min après cette indication.

2.4 Charger la batterie


- Pour charger la batterie, brancher le chargeur à la balance et à une prise de courant. La balance n'a pas besoin d'être allumée.
- La batterie doit être chargée pendant 12 h pour atteindre sa pleine capacité.
- Une LED indique le statut de charge de la batterie :
 - si elle est verte, la batterie est chargée
 - si elle est rouge, la batterie est presque déchargée
 - si elle est jaune, la batterie est en charge.
- Ne pas utiliser d'autre type de chargeur que celui fourni avec la balance.

3. CLAVIER ET AFFICHAGE

3.1 Clavier

Touche	Fonction
->0<-	Mettre l'affichage à 0
->T	Soustraire la valeur de tare

3.2 Symboles d'affichage

->0<-	Affichage à zéro
NET	Affichage du poids net
	Batterie faible

4. UTILISATION

4.1 Bouton marche/arrêt

Le bouton marche/arrêt est situé sous la balance.

- Turn the scale ON; press the switch forward and hold. The scale will show the capacity and enter a self-test mode and follow to enter the weighing mode.
- Turn the scale OFF, press the switch forward once.

4.2 Zero

Si le poids n'est pas à 0 alors qu'il n'y a rien sur le plateau, appuyer sur la touche ->0<- pour mettre l'affichage à 0.

4.3 Tare

Le poids d'un récipient peut être taré en appuyant sur la touche ->T, pour que le poids net du produit pesé soit affiché.

- Poser un récipient sur le plateau.
- Appuyer sur la touche ->T : le poids du récipient est soustrait et le poids est à 0.

Pour annuler la tare, retirer le récipient du plateau et appuyer sur ->T

4.4 **Pesage**

Placer le produit à peser sur le plateau.
Le poids s'affiche sur l'écran.

Note: Scale is a precision instrument, Never drop items onto the platform and never exceed the scale capacity.

4.5 Résolution étendue (x10)

La balance a une fonction de résolution étendue. En mode pesage, appuyer quelques secondes sur la touche ->T pour activer la fonction et afficher le résultat au dixième d'échelon. Ce résultat s'affiche pendant 5 secondes.

5. PARAMETRES

5.1 Réglage des paramètres

Entrer dans le menu

Appuyer quelques secondes sur la touche ->T pendant l'auto-contrôle de démarrage.

L'affichage indique "cal"

Choisir le menu

Appuyer sur la touche ->0<- pour changer de menu ou de sous-menu.

Entrer dans le menu choisi

Appuyer sur la touche ->T pour entrer dans le menu.

5.2 Menu des paramètres

Menu	Sous-Menu	DESCRIPTION
CAL		Inaccessible aux utilisateurs
rES		Inaccessible aux utilisateurs
CAP		Inaccessible aux utilisateurs
Cnt		Comptages internes
GrA		Inaccessible aux utilisateurs
com		Inactif
baud		Inactif

Off	Of 0	Extinction automatique désactivée
	Of 3	Extinction automatique à 3 minutes
	Of 5	Extinction automatique à 5 minutes
	Of 15	Extinction automatique à 15 minutes
	Of 30	Extinction automatique à 30 minutes
speed	slow	Vitesse lente
	mediu	Vitesse moyenne
	fast	Vitesse rapide
mtare	Inaccessible aux utilisateurs	
rESt	Inaccessible aux utilisateurs	
back	Retour au mode pesage	

5.3 Rétro-éclairage

En mode pesage, appuyer quelques secondes sur la touche ->0<- jusqu'à afficher Autoou on ou off

Appuyer sur la touche ->0<- pour changer le réglage.

Appuyer sur la touche ->T pour valider.

Affichage	Description
Bk AU	Le rétro-éclairage s'allume au démarrage ou quand le poids n'est pas à 0
Bk on	Rétro-éclairage toujours allumé
Bk oF	Rétro-éclairage toujours éteint