



NOTICE BALANCE MODÈLE

THB

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : CONTACT@PMCMILLIOT.FR



Balance THB

Balance de précision / Balance de laboratoire



Notice

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

SOMMAIRE

SECTION 1	AVANT D'UTILISER LA BALANCE1
SECTION 2	PRÉPARER VOTRE BALANCE1
SECTION 3	LE CLAVIER1
SECTION 4	FONCTIONNEMENT2

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

1. Avant d'utiliser la Balance

Afin d'utiliser cette Balance correctement lisez ce manuel avant l'emploi.
Si vous avez un problème au sujet de la balance, contactez votre fournisseur.

- a) Maintenir la balance dans un endroit sec, utilisation : 0 à 40 degrés C° maximum.
- b) Ne laissez aucun liquide entré en contact avec la balance.
- c) Ne pas laisser tomber les charges sur la balance, ni lui faire subir un choc.
- d) La charge placée sur la balance ne doit pas excéder la capacité maximum de la balance.
- e) Au cas de non-utilisation, nettoyez la balance, stockez la dans un sachet plastique et dans un endroit SEC, ne pas la stocker dans un milieu humide.

2. Préparer votre Balance

- a) Pour obtenir une pesée précise, utilisez la balance dans un endroit sans aucune vibration.
- b) La balance doit être bien stable. (niveau à bulle)
- c) Ne pas laisser une charge permanente sur votre balance.
- d) Au moment où vous allumerez votre Balance, il s'effectuera un cycle d'affichage et elle se stabilisera à zéro, ce qui la rendra opérationnelle.
- e) Avant l'utilisation il est conseillé d'attendre environ 10 minutes.
- f) Lorsque le symbole batterie apparaît sur l'écran, la batterie interne doit être chargée, raccordez simplement l'adaptateur de la balance sur le secteur, pour une pleine capacité, la batterie doit être rechargée durant 12 heures, sa durée de vie est d'environ 50 heures.
- g) Il est recommandé de centrer votre charge sur le plateau de pesage.

3. Le Clavier

- a) Quand la balance est éteinte, appuyez sur la touche ON pour la mettre en fonction.
- b) Si la balance ne se met pas à zéro, appuyez sur la touche ZERO pour la mettre à zéro,
- c) Pour annuler le poids d'un récipient, appuyez sur la touche TARE pour déduire le poids du récipient, NET s'affiche en haut à droite de votre indicateur.
- d) Appuyez sur MODE pour choisir l'unité de poids désirée : g au 1/10ème, g au 1/100^{ème}, etc.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des épinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

4. Fonctionnement

a) Pesage simple :

appuyer sur le bouton ON pour la mise en fonction,
l'afficheur doit alors indiqu  la valeur 0,00 si elle affiche une valeur
sup rieure   0,00, appuyez sur la touche ZERO afin que s'affiche la valeur 0,00.

b) S lection de l'unit  de pesage :

s lectionnez   l'aide de la touche MODE l'unit  souhait e.

c) Pesage avec d duction d'une TARE :

mettre un r cipient,
appuyez sur la touche TARE. L'affichage du poids revient ainsi   z ro,
le mot NET s'affiche en haut   droite de l'afficheur, vous indique que vous
avez d duit une tare.

d) Pes e en pourcentage :

La balance permet   un objet r f rence d' tre pris en compte, repr sentant
100% du poids. Ensuite tout autre objet plac  sur la balance sera affich  en
pourcentage par rapport   l'objet r f rence.
par exemple 350g sont plac s sur la balance, appuyez sur la touche % et
l' cran affichera 100.00%,
enlevez le poids de 350g et mettez un poids de 300g sur la balance
l' cran affichera 85.71% car 300g repr sente 85.71% de 350g.

Appuyez sur % pour revenir au mode de pesage principal.

e) Comptage de pi ces :

mettre la quantit  de pi ces    chantillonner,
appuyez sur la touche SMPL,
appuyez sur la touche MODE pour faire d filer la quantit ,
10-20-50-100-200 d' chantillonnage,
validez par la touche ZERO et attendre le double bip,
mettre vos pi ces, ainsi la quantit  de pi ces s'affiche. XX PCS

Pour compter un nouveau type de pi ces, appuyez sur la touche SMPL afin
d'effacer l' chantillonnage pr c dent.